

Instruks for udskrivning af labels til alle rør i en æske Regionernes Bio- og GenomBank

Formål

Ved indregistrering/import af et stort antal (historiske) prøver er det relevant at kunne printe labels til alle rør i en æske i én arbejdsgang. Denne instruks gennemgår proceduren for dette.

Procedure

- 1) Log ind som superbruger i Regionernes Bio- og GenomBank og vælg funktionen ”Materialeoversigt” (fig. 1)



Figur 1.

Regionernes Biobank

REGIONERNES BIOBANK

Materialeoversigt eh - Herlev Cancerbiobank center

Søg materialer

Materialetype: Fraktionstype:

Formodet primært organ: Laboratorium: Mere...

Patient CPR-nr. Navn:

Periode fra: Periode til: Kun uden fryserplacering:

Status fra: Status til:

FraktionID	Fraktionstype	CPR-nr.	Materialetype	Udskæringsmetode	Hæmolyse	Nuv. status	Søt den	Ny status	Søt den	Placering	Udført den
01DK-1516120-00-15110126.01-01.01	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-D7	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110126.01-01.02	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-D8	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110126.01-01.03	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-D9	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110126.01-01.04	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-E1	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110132.01-01.01	Tært tumor A	100353-1208	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 10:20			F1-R2-B9-F5	31-08-2015 09:40
01DK-1516120-00-15110132.01-01.02	Tært tumor A	100353-1208	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 10:20			F1-R2-B9-F6	31-08-2015 09:40
01DK-1516120-00-15110142.01-01.01	Tært tumor A	220836-1506	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 11:17			F1-R2-B9-G8	31-08-2015 11:00
01DK-1516120-00-15110142.01-01.02	Tært tumor A	220836-1506	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 11:17			F1-R2-B9-G9	31-08-2015 11:00
01DK-1516120-00-15110161.02-01.01	Tært tumor A	221251-0613	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 13:34			F1-R2-B9-H7	31-08-2015 13:26
01DK-1516120-00-15110162.04-01.01	Tært tumor A	051064-0942	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 14:55			F1-R2-B9-H9	31-08-2015 13:26
01DK-1516120-00-15110162.04-01.02	Tært tumor A	051064-0942	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 14:55			F1-R2-B9-I1	31-08-2015 13:26
01DK-1516120-00-15110169.02-01.01	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A3	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110169.02-01.02	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A4	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110169.02-01.03	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A5	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110169.02-01.04	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A6	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110195.02-01.01	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C1	01-09-2015 08:23
01DK-1516120-00-15110195.02-01.02	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C2	01-09-2015 08:23
01DK-1516120-00-15110195.02-01.03	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C3	01-09-2015 08:23
01DK-1516120-00-15110195.02-01.04	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C4	01-09-2015 08:23

Tilføj FraktionID: Tilføj Sæt status på markerede: Skift status


Gem oversigt som ny liste, eller indlæs liste

Navn: Type: Sag eksisterende liste Gem oversigt som ny liste

Søgesresultat: 368 fraktion(er) fundet

Figur 2.

- 2) Frem søg de relevante fraktioner ved at søge på f.eks. materialetype, fraktionstype eller projekt samt periode. Det er en fordel at søge bredt, så alle ønskede fraktioner kommer med (fig.2). Sorter på fryserplaceringen ved at trykke på feltet 'placering' øverst i kolonnen

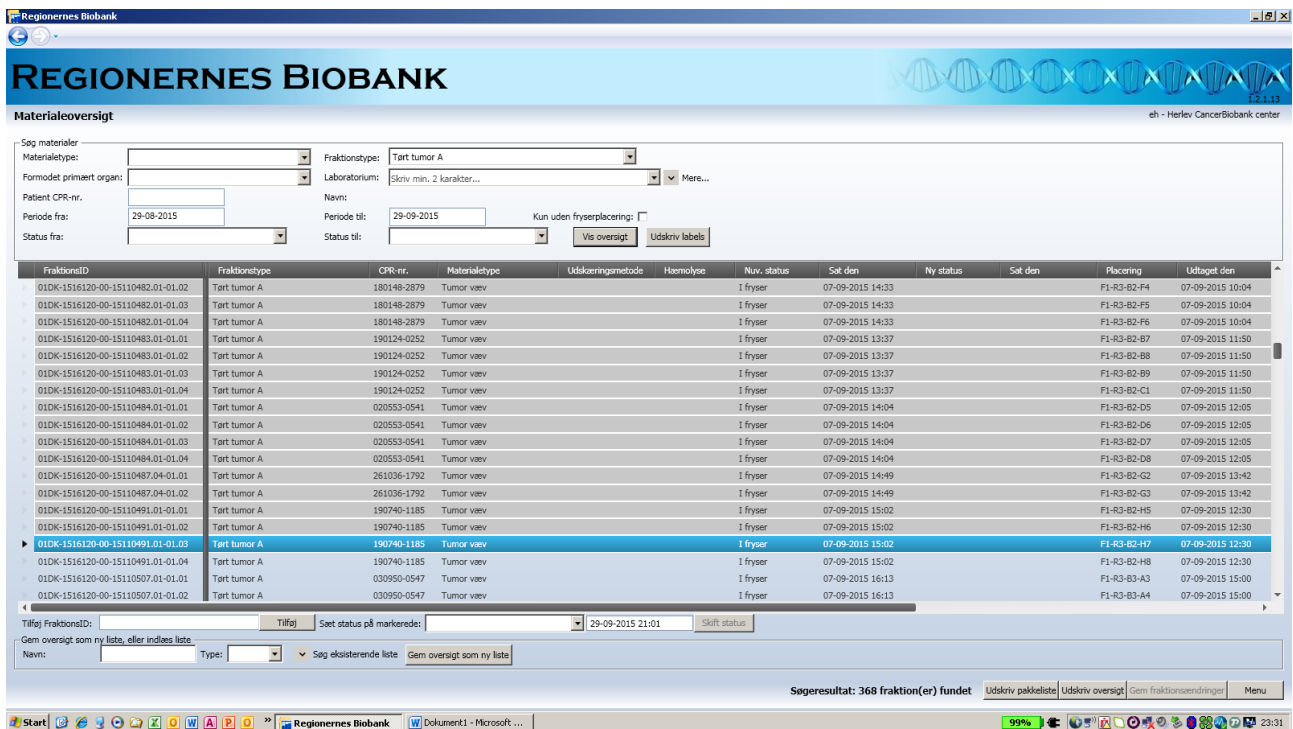

REGIONERNES BIOBANK

Materialeoversigt

Søg materialer

Materialestype: Fraktionstype: Tørt tumor A

Formodet primært organ: Laboratorium: Mere...

Patient CPR-nr.: Navn:

Periode fra: 29-08-2015 Periode til: 29-09-2015 Kun uden fryserplacering:

Status fra: Status til:

FraktionID	Fraktionstype	CPR-nr.	Materialestype	Lukningsmetode	Hømløse	Nuv. status	Sat den	Ny status	Sat den	Placering	Uktaget den
01DK-1516120-00-15110482.01-01.02	Tørt tumor A	180148-2879	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:33			F1-R3-B2-F4	07-09-2015 10:04
01DK-1516120-00-15110482.01-01.03	Tørt tumor A	180148-2879	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:33			F1-R3-B2-F5	07-09-2015 10:04
01DK-1516120-00-15110482.01-01.04	Tørt tumor A	180148-2879	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:33			F1-R3-B2-F6	07-09-2015 10:04
01DK-1516120-00-15110483.01-01.01	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-B7	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110483.01-01.02	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-B8	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110483.01-01.03	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-B9	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110483.01-01.04	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-C1	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110484.01-01.01	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D5	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110484.01-01.02	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D6	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110484.01-01.03	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D7	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110484.01-01.04	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D8	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110487.04-01.01	Tørt tumor A	261036-1792	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:49			F1-R3-B2-G2	07-09-2015 13:42
01DK-1516120-00-15110487.04-01.02	Tørt tumor A	261036-1792	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:49			F1-R3-B2-G3	07-09-2015 13:42
01DK-1516120-00-15110491.01-01.01	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H5	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110491.01-01.02	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H6	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110491.01-01.03	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H7	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110491.01-01.04	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H8	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110507.01-01.01	Tørt tumor A	030950-0547	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 16:13			F1-R3-B3-A3	07-09-2015 15:00
01DK-1516120-00-15110507.01-01.02	Tørt tumor A	030950-0547	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 16:13			F1-R3-B3-A4	07-09-2015 15:00

Tilføj FraktionID: Tilføj Sæt status på markerede: 29-09-2015 21:01

Gem oversigt som ny liste, eller indlæs liste

Navn: Type: Sag eksisterende liste Gem oversigt som ny liste

Søgesultat: 368 fraktion(er) fundet

Figur 3.

- 3) Marker de relevante fraktioner ved at klikke på den første fraktion i æsken (A1), hold 'shift' nede, scroll ned og klik på sidste fraktion i æsken (I9) (fig.3)
- 4) Tryk på knappen 'Udskriv labels' øverst til højre. Alle labels printes nu ud på en gang
- 5) Tjek at alle ønskede labels er printet
- 6) Afslut ved at logge ud af modulet

Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til:

Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Tlf. (+45): 3868 9132/3868 9812 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk